

TP Chim
n° 7

Titration d'une solution d'acide acétique



Objectifs: réaliser le titrage pH-métrique d'un vinaigre.

I TITRAGE pH-METRIQUE D'UN VINAIGRE

1) Degré d'un vinaigre

- Le vinaigre est essentiellement une **solution aqueuse diluée d'acide éthanoïque: CH_3COOH** .

Les concentrations commerciales de vinaigre sont exprimées **en degrés**.

- Le degré** d'un vinaigre est égal à la **masse, en gramme, d'acide éthanoïque** contenue dans **100 g** de solution de vinaigre.

Par exemple un vinaigre à **6° d'acidité** contient **6 g d'acide éthanoïque** pour **100 g** de solution de vinaigre.

2) Dilution de la solution de vinaigre

- La solution de vinaigre, notée S_0 , étant trop concentrée, il faut la diluer **10 fois** pour obtenir une **solution diluée notée S**. On veut préparer **100,0 mL** de solution S.


- Quel matériel faut-il utiliser pour réaliser cette dilution ?
- Réaliser la dilution.

3) Titrage colorimétrique rapide de la solution diluée S


- Rincer la burette graduée avec la solution d'hydroxyde de sodium de concentration $C_B = 0,10 \text{ mol.L}^{-1}$. La remplir à nouveau et ajuster le zéro.
- Prélever $V_A = 10,0 \text{ mL}$ de S avec une pipette jaugée et les verser dans un bécher.
- Ajouter quelques gouttes de phénolphtaléine.
- Réaliser le titrage et déterminer un ordre de grandeur du volume d'hydroxyde de sodium versé à l'équivalence, noté V_{BE} . Faire deux dosages concordants.

4) Titrage pH-métrique et tracé du graphe $\text{pH} = f(V_B)$

- Etalonner le pH-mètre et rincer la sonde pH-métrique avec de l'eau distillée.
- Remplir la burette graduée avec la solution d'hydroxyde de sodium .
- Prélever $V_A = 10,0 \text{ mL}$ de la solution S avec une pipette jaugée et les verser dans un petit bécher. Ajouter le barreau aimanté.
- Placer le pH-mètre : ajouter **juste assez d'eau** pour que la sonde pH-métrique soit correctement immergée.
- Faire vérifier votre montage avant de commencer le titrage.

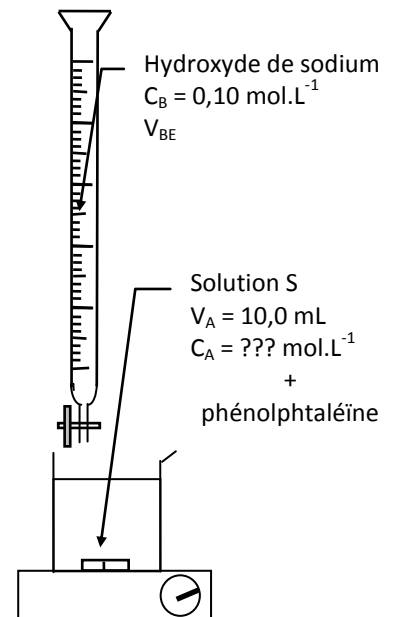

Titration Colorimétrique

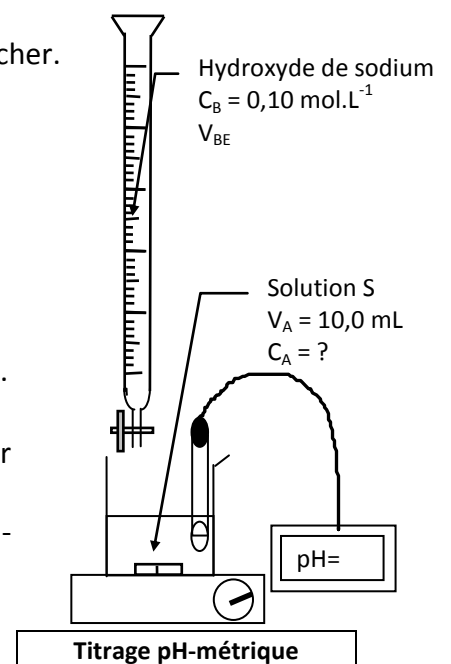

Titration pH-métrique

- Préparer une feuille de papier millimétré format A4 paysage et tracer les axes pH et V_B avec les échelles suivantes:

sur pH: 1 cm \Leftrightarrow 1 unité de pH

sur V_B : 1 cm \Leftrightarrow 1 mL.

- Réaliser le titrage par suivie pH-métrique de la solution S, en ajoutant la solution d'hydroxyde de sodium d'abord **mL** par **mL**, puis en rapprochant les volumes V_B versés par pas de **0,5 mL** lorsque V_B est compris approximativement dans l'intervalle [$V_{BE} - 3$; $V_{BE} + 3$].

Après chaque ajout, **positionner directement le point sur le graphe sans faire de tableau**.

- Continuer les ajouts jusqu'à $V_B = 20,0$ mL.

II EXPLOITATION DES RESULTATS

- 1) Déterminer les coordonnées (V_{BE} , pH_E) du point équivalent du titrage en utilisant la méthode des tangentes. Faire apparaître les tracés.
- 2) Ecrire les couples acide / base mis en jeu dans le titrage et en déduire l'équation de la réaction de titrage.
- 3) Définir l'équivalence du titrage et en déduire une relation entre les quantités des réactifs mises en jeu.
- 4) Calculer la concentration molaire C_S de la solution S.
- 5) En déduire la concentration C_0 de la solution S_0 du vinaigre.
- 6) La masse volumique du vinaigre est: $\mu_{vin} = 1,0 \times 10^3 \text{ g.L}^{-1}$. Calculer le volume V_{vin} occupé par 100 g de vinaigre. En déduire la quantité n_0 d'acide éthanoïque contenue dans le volume V_{vin} de la solution S_0 de vinaigre.
- 7) Calculer la masse m_0 d'acide éthanoïque contenue dans **100 g** de la solution S_0 de vinaigre.

$$\text{Donnée : } M(\text{CH}_3\text{COOH}) = 60 \text{ g.mol}^{-1}$$

- 8) En déduire le degré d'acidité du vinaigre et comparer avec la valeur indiquée par le fabricant. Écart relatif.
- 9) La phénolphtaléine (zone de virage **[8 –10]**) était-il un indicateur coloré adapté au titrage colorimétrique ? Expliquer.

- 10) L'ajout d'eau distillée modifie-t-il le volume V_{BE} de base versée à l'équivalence ? Pourquoi ?

TITRAGE D'UN VINAIGRE

- **paillasse élève:**

- 2 burettes graduées 25 mL
- 2 pipettes jaugées de 10,0 mL + propipette
- 1 fiole jaugée de 100,0 mL
- 2 petits béchers 50 mL
- 1 agitateur magnétique avec aimant
- 2 pots en verre pour les solutions
- 1 verre à pied poubelle
- pH-mètre + solution d'étalonnage
- Solution d'hydroxyde de sodium à $0,10 \text{ mol.L}^{-1}$
- Pissette d'eau distillée
- Phénolphtaléine

- **paillasse prof**

- Solution de vinaigre à 6° et 8°.
- Réserves solutions et matériels