



TPC1

MODE D'EMPLOI SIMPLIFIÉ D'ORPHY GTS II


1. Paramétrer la ou les voies d'acquisitions (entrées analogiques): V1, V2, ...

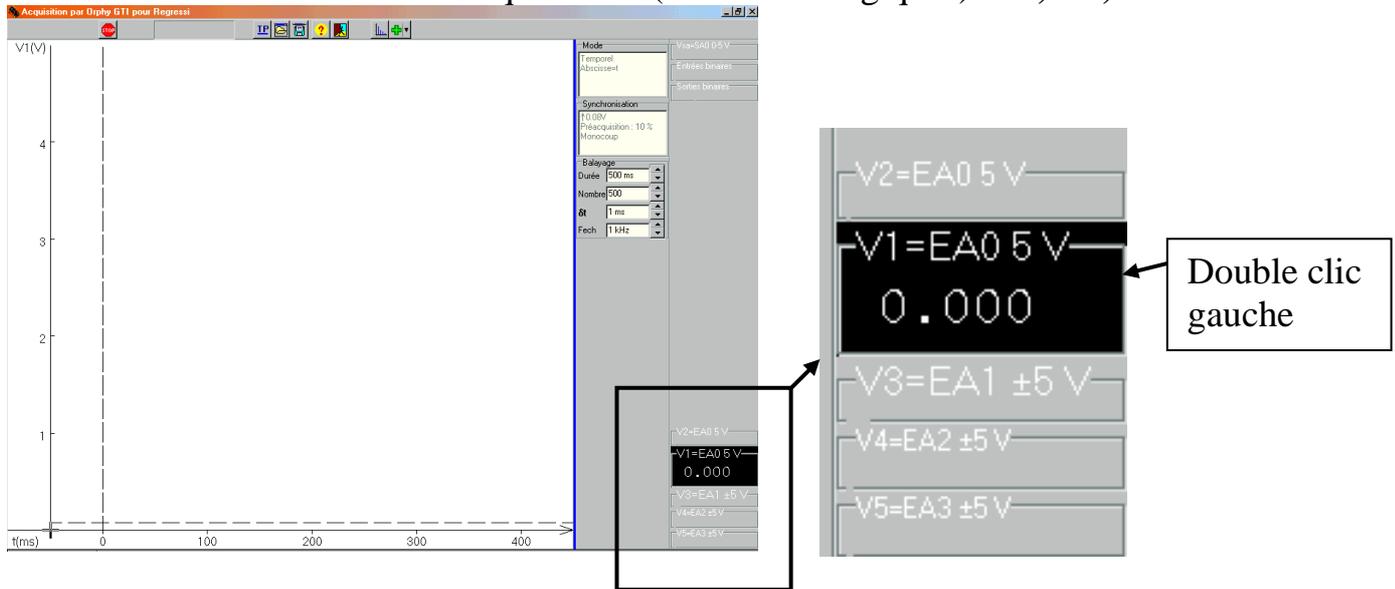

2. Choisir le capteur adapté :

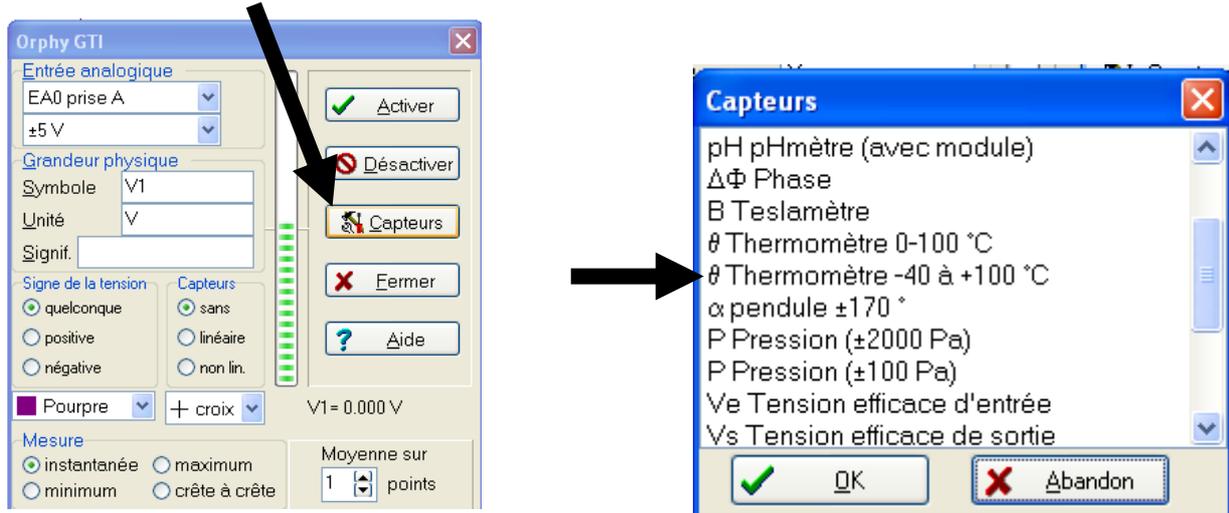


3. Choix du mode d'acquisition :


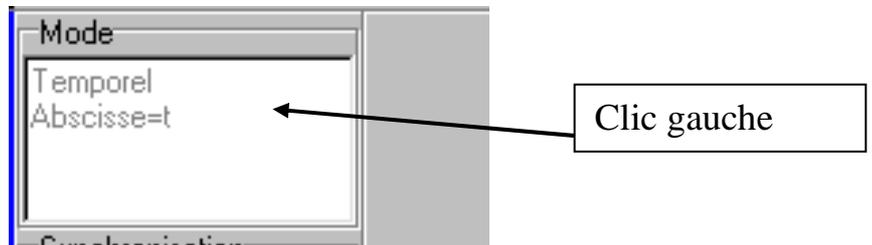


4. Définir le mode d'acquisition :

Temporel

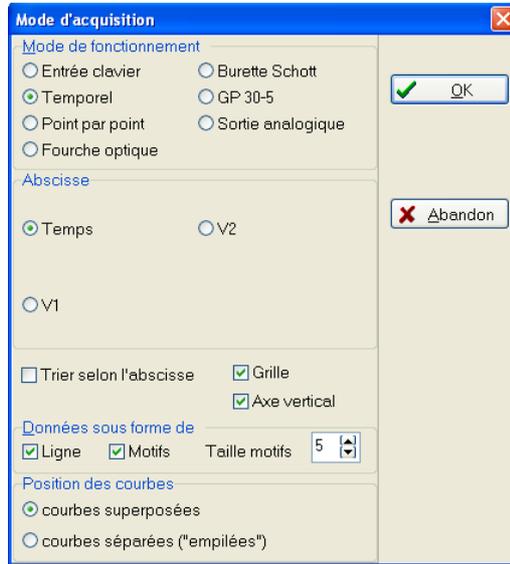

5. Définir les paramètres de l'acquisition : Durée et Nombre de points

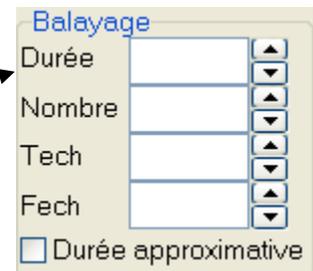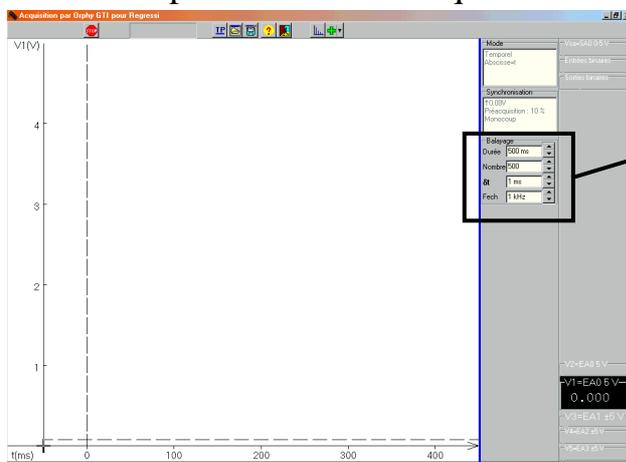

Régler les paramètres de l'acquisition : Durée et Nombre

Durée : Combien de temps dure l'acquisition ?

Nombre : Combien de fois l'ordinateur effectue-t-il une mesure ?

(Tech : durée écoulée entre deux mesures, Fech : nombre de mesures par seconde)


6. L'acquisition démarre en appuyant sur la barre d'espace ou en cliquant sur Acquisition



7. Transférer les données vers Regressi

θ/°C

Inutile de remplir ce tableau

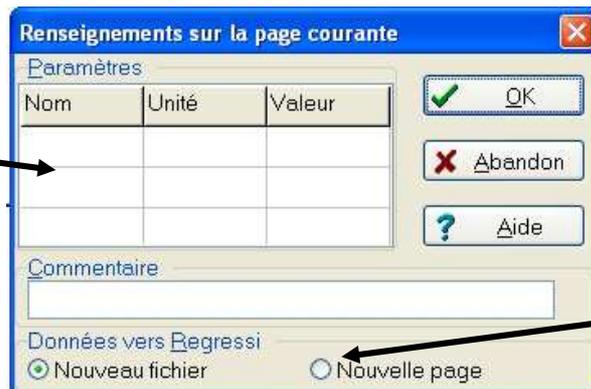

Permet de conserver les acquisitions précédentes